

MELAB SALINE 0.85%

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

MELAB SALINE 0.85% được sử dụng trong pha loãng đẳng trương và pha các huyền dịch vi sinh vật.

NGUYÊN LÝ

MELAB SALINE 0.85% duy trì tính toàn vẹn và khả năng tồn tại của tế bào. Nồng độ Sodium Chloride 0.85% cung cấp áp suất thẩm thấu bảo vệ tế bào vi sinh vật.

THÀNH PHẦN BỘ KIT

Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường sử dụng ngay:

Mã sản phẩm	Nội dung
T510736	Hộp 10 ống, 5ml
T210736	Hộp 10 ống, 3ml

CÔNG THỨC

Thành phần	g/l
Sodium Chloride	8.5
Nước tinh khiết	1000.0

CHÚ Ý VÀ CẢNH BÁO

- Chỉ dùng trong phòng thí nghiệm và dùng bởi người có chuyên môn.
- Không sử dụng sản phẩm khi hết hạn
- Không sử dụng sản phẩm nếu có các dấu hiệu tạp nhiễm, thay đổi màu sắc, vờ và các dấu hiệu hư hỏng khác.
- Sau khi sử dụng các bệnh phẩm, môi trường nuôi cấy, cần xử lý theo qui định hiện hành.

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản tube trong hộp đóng gói tại 2-8°C đến khi hết hạn sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để ống môi trường về nhiệt độ phòng.
- Sử dụng ống môi trường để pha loãng hoặc pha huyền dịch vi sinh vật.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

MELAB SALINE 0.85% không kiểm tra khả năng nuôi cấy. Chỉ kiểm tra độ vô trùng.

LOẠI BỎ RÁC THẢI

Sau khi sử dụng, tất cả các ống môi trường và vật liệu lây nhiễm khác phải được tiệt trùng và thải bỏ theo qui định của cơ sở xét nghiệm và theo qui định hiện hành của nhà nước.